



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

TTC 0.0125g/5mL SOLUTION

REF 421510N


10 x 5 mL (10 x 0.0125 g)

Liquid supplement for the differentiation of Enterococci/ Supplémento liquido per la differenziazione degli Enterococchi / Supplément liquide pour la différenciation des Enterocoqués./ Lösung zur Identifizierung von Enterokokken / Suplemento para la diferenciación de *Enterococcus*/ Supplement i lösning för differentiering av *Enterococcus* / Suplemento líquido para a diferenciação de *Enterococcus*/ Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Enterococcus*.

VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE / COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN / CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

TTC 12.5 mg, distilled water 5 mL (ready to use solution)
TTC 12.5 mg, acqua distillata 5 mL (soluzione pronta all'uso)
TTC 12.5 mg, eau distillée 5 mL (solution prêt à l'emploi)
TTC 12.5 mg, destillierten Wasser 5 mL (gebrauchsfertige Lösung)
TTC 12.5 mg, agua destilada 5 mL (solución lista para su uso)
TTC 12.5 mg, Destillat vatten 5 mL (Lösningen är färdig för användning)
TTC 12.5 mg, agua destilada 5 mL (solução pronta para o uso).
TTC 12.5 mg, Αποσταγμένο νερό: 5 mL (Το διάλυμα είναι έτοιμο για χρήση)

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PREPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES / INSTRUKTIONER / INSTRUÇÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.

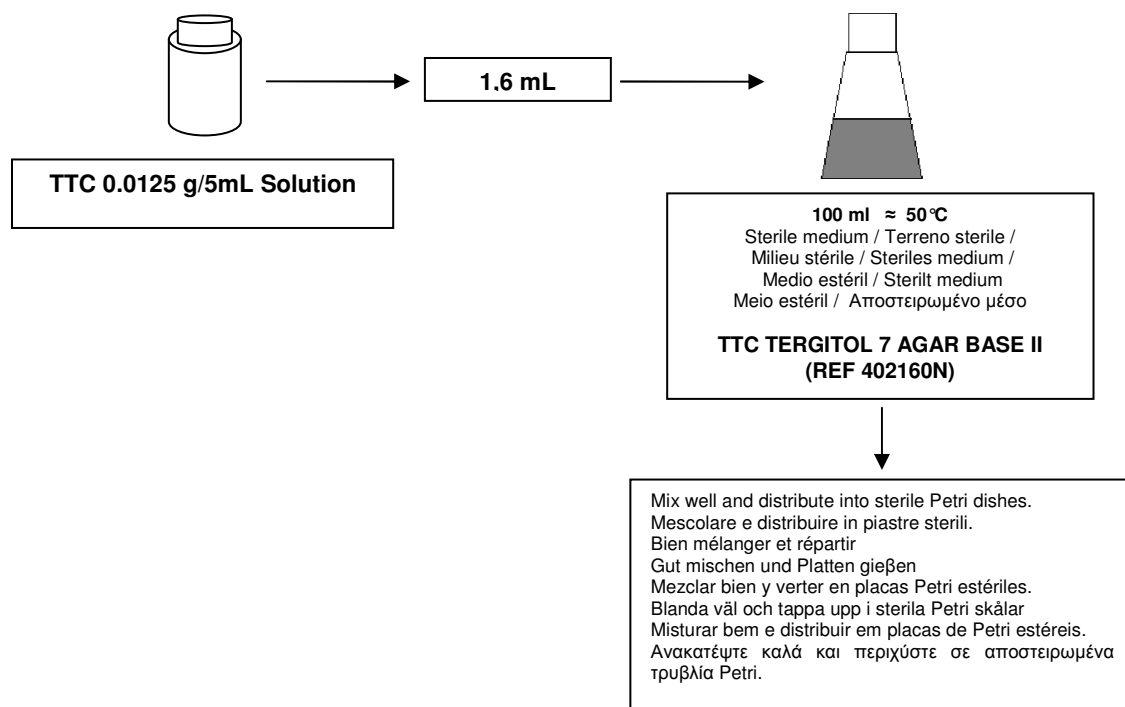



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement ist bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laborietekniker. / O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it