

**Biolife**

DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION

## SENECA EE-EC SUPPLEMENT

**REF** 4240023      10 x 2 mL

Freeze-dried supplement for enumeration and differentiation of *Enterobacteriaceae* and *Escherichia coli*  
Supplemento liofilizzato per il conteggio e la differenziazione di *Enterobacteriaceae* ed *Escherichia coli*  
Supplément lyophilisé pour la énumération et la différenciation de *Enterobacteriaceae* et *Escherichia coli*

**CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION**

10 VIALS FOR 500 ML OF MEDIUM / 10 FLACONI PER 500 ML DI TERRENO / 10 FLACONS POUR 500 ML DE MILIEU

**VIAL CONTENTS**

Chromogenic mix 6,25 mg, Antibiotics Mix 4,5 mg

**DIRECTIONS** Dissolve the contents of one vial with 1 ml of ethanol and mix gently to dissolve; add 1 ml of sterile distilled water and mix gently. Add the vial contents to 500 ml of SENECA Base (REF 45582S) cooled to 45-50°C

**CONTENUTO DEL FLACONE**

Miscela cromogena 6,25 mg, miscela di antibiotici 4,5 mg

**ISTRUZIONI** Ricostituire il contenuto del flacone con 1 ml di etanolo agitando per sciogliere completamente; aggiungere quindi 1 ml d'acqua distillata sterile con le precauzioni dell'asepsi ed agitare delicatamente. Aggiungere a 500 ml di SENECA Base (REF 45582S) raffreddato a 45-50°

**COMPOSITION (PAR FLACON)**

Mélange chromogénique 6,25 mg, mélange antibiotique 4,5 mg

**PREPARATION** Reconstituer un flacon avec 1 ml d'éthanol et mélanger doucement pour dissoudre ; ajouter 1 ml d'eau distillée stérile et mélanger doucement. Ajouter le contenu à 500 ml de SENECA Base (REF 45582S) refroidi à 45- 50°C.

**STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION**

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. KEEP THE VIAL AWAY FROM BRIGHT LIGHT. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. CONSERVARE AL RIPARO DELLA LUCE/ Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. CONSERVER LOIN DE LA LUMIÈRE.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS**

For *in vitro* diagnostic use only. The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory./ Solo per uso diagnostico *in vitro*. Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Pour usage *in vitro* exclusif. Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie.



**Biolife** Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,  
E-mail: [mktg@biolifeitaliana.it](mailto:mktg@biolifeitaliana.it) ; Web: [www.biolifeitaliana.it](http://www.biolifeitaliana.it)