



Biolife

DIRECTIONS / ISTRUZIONI

CHROMOGENIC B. CEREUS SUPPLEMENTS

CHROMOGENIC B.CEREUS SELECTIVE SUPPLEMENT
CHROMOGENIC B.CEREUS ENRICHMENT SUPPLEMENT

REF 4240090

INTENDED USE / USO PREVISTO

Freeze-dried selective supplement and liquid enrichment supplement for the isolation and enumeration of *Bacillus cereus* group in products intended for human consumption and the feeding of animals, and environmental samples in the area of primary production, food production and food handling.

Supplemento selettivo liofilo e arricchimento liquido per l'isolamento ed il conteggio di *Bacillus cereus* Group negli alimenti destinati all'alimentazione umana ed animale e nei campioni dell'ambiente di produzione e di manipolazione degli alimenti.

KIT CONTENTS / CONTENUTO DEL KIT

REF 4240090S: 4 vials of Chromogenic B.Cereus Selective Supplement, each for 500 ml of medium base / 4 flaconi di Chromogenic B.Cereus Selective Supplement, ciascuno per 500 ml di terreno di base


REF 4240090E: 4 vials of Chromogenic B.Cereus Enrichment Supplement, each for 500 ml of medium base / 4 flaconi di Chromogenic B.Cereus Enrichment Supplement, ciascuno per 500 ml di terreno di base

VIALS CONTENTS / CONTENUTO DEI FLACONI

REF 4240090S : Antimicrobial mix 75 mg / Miscela di composti antimicrobici 75 mg

REF 4240090E: Phospholipids 10 ml / Fosfolipidi 10 ml

DIRECTIONS / ISTRUZIONI

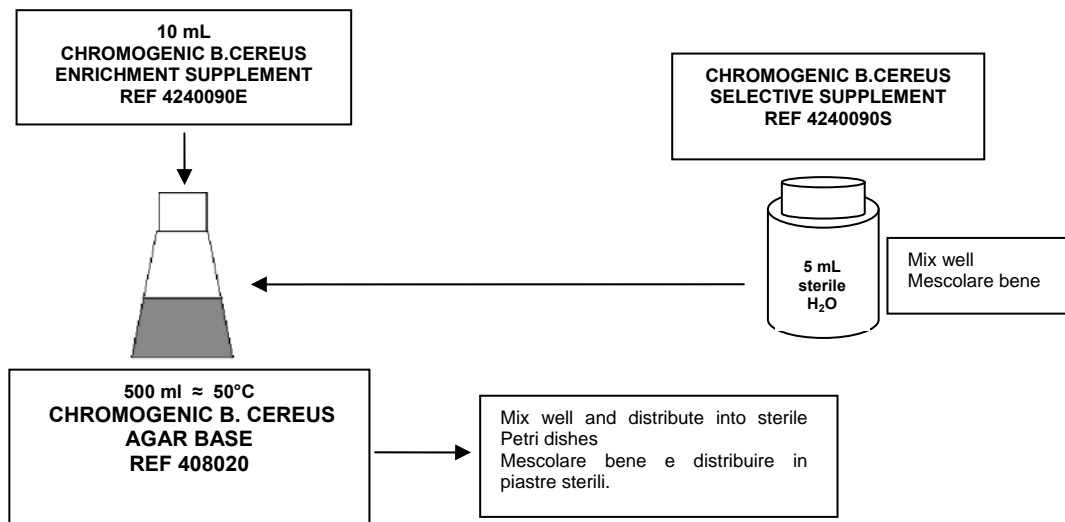

Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: export@biolifeitaliana.it; Web: www.biolifeitaliana.it



Biolife

DIRECTIONS / ISTRUZIONI

STORAGE / CONSERVAZIONE

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. /

PRECAUTIONS / PRECAUZIONI

For Laboratory use only. The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Solo per uso di Laboratorio. Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base.

WARNING / ATTENZIONE

Consult the material safety data sheet before the use / Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it

Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: export@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it