

BUFFERED PEPTONE WATER
NEUTRALISING RINSE SOLUTION
LETHEEN BROTH
THIOSULPHATE BUFFER

CODICE	DESCRIZIONE	CAMPIONE/SITO DI CAMPIONAMENTO
MW722B	POLYWIPE™ - 50 Spugne pre-umidificate con Buffered Peptone Water - 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm - 50 Guanti monouso	Ambientale
MW723A	POLYWIPE™ - 50 Spugne pre-umidificate con Neutralising Rinse Solution NRS – 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm	Ambientale
MW724	POLYWIPE™ - 50 Spugne pre-umidificate con Letheen Broth	Ambientale
MW725	POLYWIPE™ - 30 Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer – 30 Contenitori sterili da 110 mL con tappo a vite.	Ambientale
MW726/726B	POLYWIPE™ - 50 Spugne pre-umidificate con Fisiologica peptonata in busta con apertura a strappo per campionamento da carcasse animali	Ambientale
MW729	POLYWIPE™ - 50 Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer in busta con apertura a strappo	Ambientale
M451001	POLYWIPE™ - 40 Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer con sacchetto Stomacher	Ambientale

IMPIEGO PREVISTO

Le spugne Polywipe® possono essere utilizzate per il controllo delle contaminazioni in ampie superfici in ambito ambientale, alimentare e veterinario

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare i guanti monouso prima di maneggiare la spugna Polywipe®.
 Strappare la parte centrale dell'involucro per esporre la spugna Polywipe® e rimuoverlo.
 Strofinare la spugna Polywipe® sulla superficie da campionare.
 Lasciare cadere la spugna Polywipe® nel sacchetto richiudibile fornito.
 Inviare al laboratorio per l'analisi.

PRECAUZIONI

Solo per uso professionale.
 NON UTILIZZARE SE IL SIGILLO DELLA CONFEZIONE È ROTTO.

CONSERVAZIONE

Le spugne Polywipe® devono essere conservate in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C, lontano dalla luce solare diretta. NON CONGELARE.

SCADENZA

1 anno dalla data di produzione.
 La data di scadenza è indicata sull'etichetta della provetta, sulla busta a strappo e sull'etichetta della scatola.

RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEL CAMPIONE

Materiali forniti.

I tamponi Polywipe® sono forniti in scatole da 400, 600, 800 o 1250 (salvo diversa indicazione).

Materiali richiesti ma non forniti.

Imballaggi per il trasporto esterno conformi alle normative locali.

Laboratori di microbiologia per l'elaborazione di campioni, attrezzature e materiali di consumo per la coltura o test molecolari.

CONTROLLO QUALITA'

Ogni lotto viene testato per garantire che non vi sia alcun effetto inibitorio sulla crescita. Ciascuno dei microrganismi elencati qui sotto viene incubato alle condizioni e su un terreno adatto per tutta la notte.

<i>Staphylococcus aureus</i>	N.C.T.C. 8532 / A.T.C.C. 12600
<i>S. Typhimurium</i>	N.C.T.C. 0074
<i>E. coli</i>	N.C.T.C. 9001
<i>L. monocytogenes</i>	N.C.T.C. 5214


Test di sterilità

La sterilità di ogni lotto viene testata aggiungendo brodo Tioglicollato a un campione di Polywipe®. I campioni vengono quindi incubati a 30 °C per 10 giorni, l'assenza di crescita indica sterilità.

SIMBOLI APPLICABILI ALLA FAMIGLIA DI PRODOTTI



SIMBOLI E DEFINIZIONI

 Limiti di temperatura	 Utilizzare entro m/a	 Sterilizzato mediante radiazioni	 Fabbricante
 Monouso	 Consultare le istruzioni	 Marchio approvato LRQA	 Data di produzione
 Non usare se l'imballo è danneggiato	 Aprire qui	 Sufficiente per n. test	 Codice
 Lotto			