

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | CAMPIONE/SITO DI CAMPIONAMENTO |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MW722A  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Buffered Peptone Water - 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm                                            | Ambientale                     |
| MW722B  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Buffered Peptone Water - 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm - 50 Guanti monouso                        | Ambientale                     |
| MW723A  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Neutralising Rinse Solution NRS – 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm                                   | Ambientale                     |
| MW723B  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Neutralising Rinse Solution NRS - 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm - 50 Guanti monouso               | Ambientale                     |
| MW724   | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Letheen Broth                                                                                           | Ambientale                     |
| MW724A  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Letheen Broth – 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm                                                     | Ambientale                     |
| MW724TB | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Letheen Broth – 50 Sacchetti ripiegati                                                                  | Ambientale                     |
| MW725   | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer – Contenitori Polycon con tappo blu da 110 mL.                                      | Ambientale                     |
| MW726   | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Fisiologica peptonata in busta con apertura a strappo per campionamento da carcasse animali             | Ambientale                     |
| MW728   | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer – 50 Guanti monouso - Contenitori Polycon con tappo blu da 110 mL.                  | Ambientale                     |
| MW729   | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer in busta con apertura a strappo                                                     | Ambientale                     |
| MW729A  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer - 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm con apertura a strappo.                       | Ambientale                     |
| MW729B  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer - 50 Sacchetti richiudibili 210x130mm - 50 Guanti monouso - con apertura a strappo. | Ambientale                     |
| MW729C  | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer -- 100 Guanti monouso - con apertura a strappo.                                     | Ambientale                     |
| MW729TB | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer – 50 Sacchetti ripiegati-- 100 Guanti monouso - con apertura a strappo.             | Ambientale                     |
| M451001 | POLYWIPE™ - Kit di camponamento con Spugne pre-umidificate con Thiosulphate Buffer e sacchetto Stomacher.                                      | Ambientale                     |
| M451002 | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con NRS+ con sacchetto Stomacher “Easy Open”                                                                | Ambientale                     |
| M451003 | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Fisiologica 0,9% con sacchetto Stomacher“Easy Open”                                                     | Ambientale                     |
| M451004 | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Fisiologica peptonata MDR con sacchetto Stomacher “Easy Open”                                           | Ambientale                     |
| M451005 | POLYWIPE™ - Spugne pre-umidificate con Buffered Peptone Water con sacchetto Stomacher “Easy Open”                                              | Ambientale                     |

#### IMPIEGO PREVISTO

Le spugne Polywipe® possono essere utilizzate per il controllo delle contaminazioni in ampie superfici in ambito ambientale, alimentare e veterinario

**BUFFERED PEPTONE WATER NEUTRALISING RINSE SOLUTION  
LETHEEN BROTH  
THIOSULPHATE BUFFER****ISTRUZIONI PER L'USO**

Indossare i guanti monouso prima di maneggiare la spugna Polywipe®.  
Strappare la parte centrale dell'involucro per esporre la spugna Polywipe® e rimuoverlo.  
Strofinare la spugna Polywipe® sulla superficie da campionare.  
Lasciare cadere la spugna Polywipe® nel sacchetto richiudibile fornito.  
Inviare al laboratorio per l'analisi.

**PRECAUZIONI**

Solo per uso professionale.  
NON UTILIZZARE SE IL SIGILLO DELLA CONFEZIONE È ROTTO.

**CONSERVAZIONE**

Le spugne Polywipe® devono essere conservate in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C, lontano dalla luce solare diretta. NON CONGELARE.

**SCADENZA**

1 anno dalla data di produzione.  
La data di scadenza è indicata sull'etichetta della provetta, sulla busta a strappo e sull'etichetta della scatola.

**RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEL CAMPIONE**Materiali forniti.

I tamponi Polywipe® sono forniti in scatole da 400, 600, 800 o 1250 (salvo diversa indicazione).

Materiali richiesti ma non forniti.

Imballaggi per il trasporto esterno conformi alle normative locali.

Laboratori di microbiologia per l'elaborazione di campioni, attrezzature e materiali di consumo per la coltura o test molecolari.

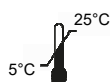
**CONTROLLO QUALITA'**

Ogni lotto viene testato per garantire che non vi sia alcun effetto inibitorio sulla crescita. Ciascuno dei microrganismi elencati qui sotto viene incubato alle condizioni e su un terreno adatto per tutta la notte.

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> | N.C.T.C. 8532 / A.T.C.C. 12600 |
| <i>S. Typhimurium</i>        | N.C.T.C. 0074                  |
| <i>E. coli</i>               | N.C.T.C. 9001                  |
| <i>L. monocytogenes</i>      | N.C.T.C. 5214                  |

Test di sterilità

La sterilità di ogni lotto viene testata aggiungendo brodo Tioglicollato a un campione di Polywipe®. I campioni vengono quindi incubati a 30 °C per 10 giorni, l'assenza di crescita indica sterilità.

**SIMBOLI APPLICABILI ALLA FAMIGLIA DI PRODOTTI**

## SIMBOLI E DEFINIZIONI



Limiti di temperatura



Utilizzare entro m/a



Sterilizzato mediante  
radiazioni



Fabbricante



Monouso



Consultare le istruzioni



Marchio approvato LRQA



Data di produzione



Non usare se l'imballo è danneggiato



Aprire qui



Sufficiente per n. test



Codice



Lotto