

Foglio istruzioni / Scheda tecnica

N°42ISLG2 rev.5 04/2020

MWY LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT

Supplemento per l'isolamento di *Legionella pneumophila*

CODICE PRODOTTO: 42ISLG2

FORMULA DEL SUPPLEMENTO

Glicina	1500 mg
Vancomicina	0.5 mg
Polimixina B	3.2 mg
Natamicina	100 mg
Bromotimolo blu	5 mg
Bomocresolo porpora	5 mg

IL SUPPLEMENTO, RICOSTITUITO CON 20 ML DI ACQUA DISTILLATA O DEIONIZZATA, È SUFFICIENTE PER 500 ML DI TERRENO CHARCOAL YEAST AGAR

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Preparare il volume sopra indicato di Charcoal Yeast Agar in accordo alle istruzioni del produttore (vedi etichetta).
2. Raffreddare a 45-50°C.
3. Rimuovere la ghiera dal flacone ed eliminarla.
4. Rimuovere il tappo di gomma con le precauzioni dell'asepsi.
5. Riempire la fiala con circa l'80% del volume di acqua distillata o deionizzata e agitare delicatamente per miscelare la soluzione.
6. Aggiungere il supplemento così ricostituito ed eventuali altri supplementi di crescita al terreno di base.
7. Sciacquare l'interno del flacone con la quantità di acqua rimanente e aggiungerla al terreno.
8. Mescolare con cura, distribuire in piastre sterili e lasciar riposare.
9. Conservare le piastre in frigorifero. La durata può essere migliorata dalla conservazione in contenitori di plastica.

CONSERVAZIONE

Conservare i flaconi a 2-8 °C.

Reagente diagnostico in vitro solo per uso di laboratorio.

Se il prodotto non corrisponde alle specifiche contattare il Produttore Abtek Biological (www.abtekbio.com) o il distributore italiano (www.biolifeitaliana.it).

CODICE CND: W104010104



Abtek Biological Ltd. Liverpool, England.